

Cree que está limpio?

Laboratorios
MICROKIT
★★★★★



A menudo la vista,
nos engaña...




Con el nuevo **KITPRO-PLUS**
usted podrá controlar la limpieza de sus
instalaciones y la salud de los suyos.

**Test colorimétrico para control inmediato
de higiene en superficies:**

- ➔ 1 año de caducidad
- ➔ Diseño en cómodas tiras flexibles
- ➔ No necesita nevera
- ➔ Todo en un solo reactivo
- ➔ Resultados **INMEDIATOS**
- ➔ Fácil de interpretar por cambio de color
- ➔ Máxima sensibilidad (5µg proteína/test)
- ➔ Sin instrumentos

TABLA DE COLOR

Limpio Sucio Muy contaminado

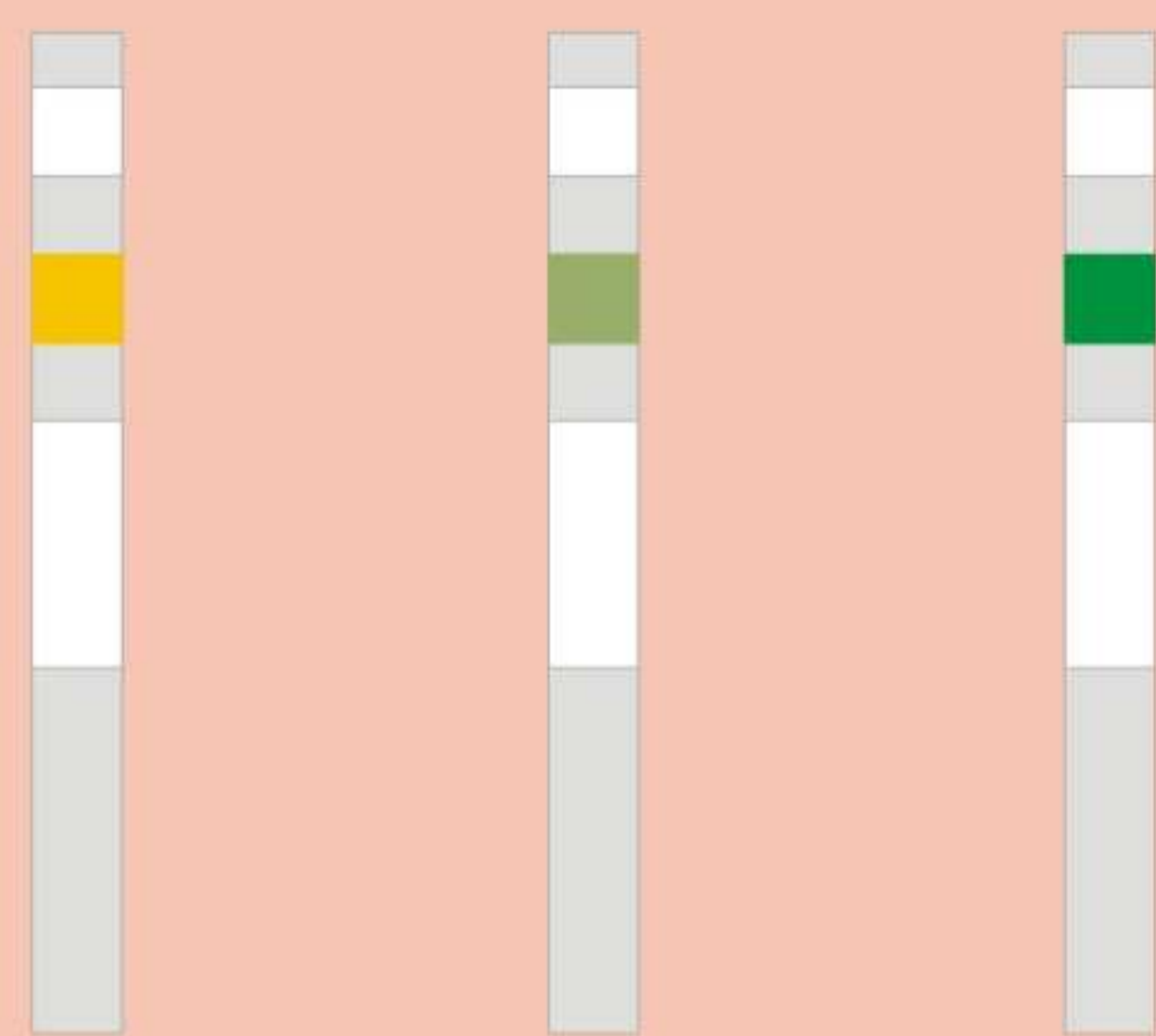

KITPRO-PLUS no detecta el polvo, (eso ya lo ven sus ojos). Detecta la suciedad invisible, la materia orgánica (proteínas, incluidos sus alérgenos). Ésta es la suciedad más peligrosa, al ser el alimento que multiplicará las bacterias y hongos en las superficies en unas pocas horas.

KITPRO-PLUS No necesita personal cualificado, dada su sencillez de uso y de interpretación.

KITPRO-PLUS: Su diseño didáctico permite concienciar a todo el personal de la necesidad de trabajar con la máxima higiene.

MODO DE EMPLEO:

1. Humedecer 10x10 cm² con el spray de agua. Si sus especificaciones de limpieza son menos rigurosas, hágalo en sólo 5x5, 3x3, 2x2... cm².
2. Barrer la superficie humectada con la tira, presionando con el dedo tras el cuadrado amarillo, que ha de quedar en dirección a la superficie.
3. Esperar 1-60 segundos un cambio de color de amarillo a verde-azulado, señal de contaminación orgánica y/o microbiana de la superficie. Cuando más rápido e intenso es el cambio de color, más contaminación hay en la superficie y con mayor rapidez e intensidad hay que higienizarla.

☀ Controle de forma sencilla y rápida la higiene en las superficies para autocontrol en fábricas, restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, oficinas, supermercados...

☀ También diseñado para el control de la higiene de su casa, cocinas, poyatas, neveras, mesas, utensilios, instrumental, duchas, baños, lavabos...