


Test colorimétrico para Control de Higiene en superficies. KIT-PRO 5S


Detecta trazas de proteínas de origen microbiano o procedentes de residuos que podrían favorecer el crecimiento de microorganismos.

S de Seguridad
S de Simplicidad
S de Sensibilidad


En solo tres pasos:

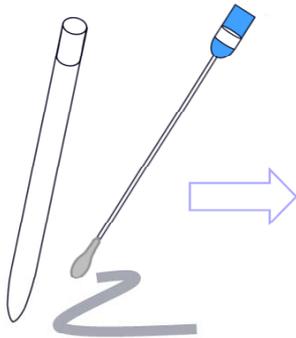

Barrer 100 cm²

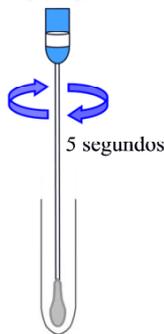

Sumergir escobillón

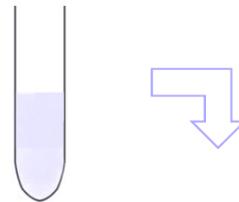

Interpretar

- Todo en un solo reactivo
- Resultados en 5 segundos
- Fácil de interpretar
- Mayor sensibilidad (3 µg)
- Sin instrumento

LIMPIO

SUCIO

MUY SUCIO



Para sus autocontroles en fábricas, cocinas, poyatas, mesas, utensilios, instrumental, etc. No necesita personal cualificado al ser fácil de usar e interpretar. Su diseño didáctico (viraje a color azul si la superficie está sucia) permite concienciar a todo el personal de la necesidad de trabajar con máxima higiene.

Cree que está limpio?



A menudo la vista,
nos engaña...




Con el nuevo **KIT-PRO**
usted podrá controlar la limpieza de sus
instalaciones y la salud de los suyos

Test colorimétrico para Control de Higiene:

- ➔ Todo en un solo reactivo
- ➔ Resultados **INMEDIATOS**
- ➔ Fácil de interpretar por cambio de color
- ➔ Máxima sensibilidad
- ➔ Sin instrumentos



LIMPIO SUCIO MUY SUCIO

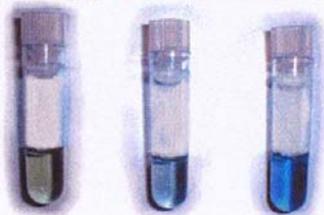

KIT-PRO no detecta el polvo, (eso ya lo ven sus ojos). Detecta la suciedad invisible, la materia orgánica. Ésta es la suciedad mas peligrosa, al ser el alimento que multiplicará las bacterias y hongos en las superficies.

KIT-PRO también detecta los alergenos.

- ☀ Controle de forma sencilla y rápida la higiene en las superficies para autocontrol en fábricas, restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, oficinas...
- ☀ También diseñado para el control de la higiene de su casa, cocinas, poyatas, mesas, utensilios, instrumental, duchas, baños, lavabos...

